

智能数显恒温水浴锅的操作规程

作者：有故事的人 来源：范文网 www.wtabcd.cn/fanwen/

本文原地址：<https://www.wtabcd.cn/zhishi/a/168637866424176.html>

范文网，为你加油喝彩！



1目的：

为了正确使用智能数显恒温水浴锅，使分析结果准确无误。

2适用范围：

适用于质量分部化验室智能数显恒温水浴锅操作的全过程。

3职责：

质量部QC（质量检验）人员。

4控制要求：

4.1向工作室水箱注入适量的洁净自来水,放置容器。

4.2接通电源。

4.3温度的选择和设定：

点击设定键，进入到温度设定状态，显示窗口上排提示符“SP”，通过增加、少键和移位键修改所需的值，再按下设定键，设定值自动保存并退出设置状态

4.4当控制器超温报警时，“OUT”指示灯闪烁。

4.5在温度设定和内部参数设定状态下，若1分钟内无任何键按下，控制器会自动返回到正常显示状态。

4.6若水浴锅较长时间不使用,应将工作室水箱中的水排除,用软布擦干净并晾干。

4.7禁止在水浴锅无水的状态下使用加热器。

4.8注意事项

4.8.1使用时必须加入温水能缩短加热时间和节约用电。

4.8.2开上电源开关，电源指示灯亮表示电源接通。

4.8.3将仪表设

定到所需要的温度，加热指

示灯亮表示电热管之电源

接通加热，当温度表上之温度到达所需使用之温度时，稍待数分钟后，既性自动恒温控制。

4.8.4恒温控制器之刻度，仅作温度对照指示，并非温度批示刻度。

更多 在线阅览 请访问 https://www.wtabcd.cn/zhishi/list/91_0.html

文章生成doc功能，由[范文网](#)开发